



Richtiges Pipettieren – Gewusst wie Automatikpipette und Einmal-Pipettenspitzen

Institut für Veterinär-Biochemie

Labor im Gebäude der Physiologie



1. Richtige Haltung einer Automatikpipette: mit den vier Fingern umschließen, der Daumen wird für die Benutzung des Druckknopfes verwendet (Man beachte den roten Ring!)
2. Pipettenspitze aufstecken und mit einer Vierteldrehung feststecken



3. Vor dem Eintauchen in die zu pipettierende Flüssigkeit den Druckknopf mit dem Daumen bis zum ersten Druckpunkt drücken (Man beachte den roten Ring!).
4. Nur mit der Spitze der Pipette in die Flüssigkeit gehen und den Druckpunkt LANGSAM loslassen.



5. Zum Entlassen der aufgenommenen Flüssigkeit die Pipettenspitze an die Gefäßwand halten und LANGSAM bis zum zweiten Druckpunkt drücken (Man beachte den roten Ring!)
6. Pipettenspitze aus der Flüssigkeit nehmen und dann erst den Druckpunkt lösen
7. Pipettenspitze ggf. verwerfen